


鉄製スタンドの使い方と注意点

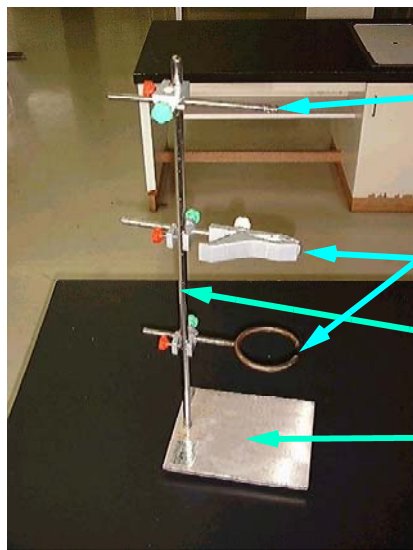


しじぼう
支持棒

しじかん
支持環

じざい
自在バサミ

しちゅう
支柱


だい
台

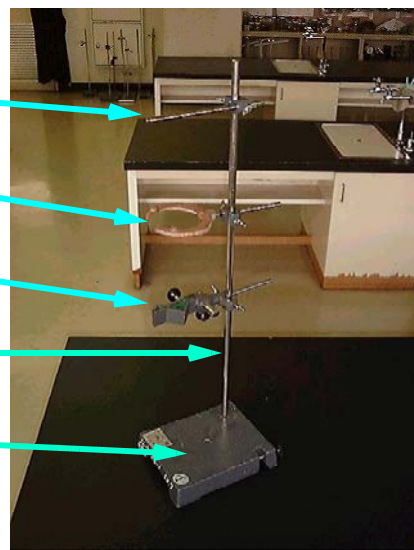

〈使用例〉



5年:ものの動き【ふりこ実験】

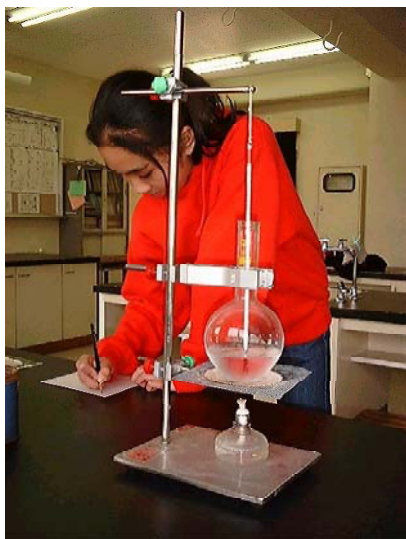

4年:もののあたたまり方【水の温度】



もちほこ
持ち運びするとき
は、支柱をぶら下げ
ず、支柱と台を持
って、落とさないよう
に運びましょう。

しちゅう
支柱がぐらつかないように、使用する前後
に点検し、ネジを締めておきましょう。



ぶひん ほぞん き
部品の保存に気をつけ、ネジなどが無くな
ったときには、すぐに先生に言いましょ。

しょうご
使用後はさびないように、水・薬品など、き
れいにふき取っておきましょう。